

2020

POZIS



**Новый блок управления
с функцией записи данных при
отключении электроэнергии и
съёмным накопителем данных**

Список функций блока управления БУ-М01

POZIS

01 - ФУНКЦИЯ

Весь стандартный функционал медицинского холодильного прибора (задание и поддержка температуры, индикация текущей температуры, отклонений и др.);



02 - ФУНКЦИЯ

Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов;



03 - ФУНКЦИЯ

Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы – автоматическое восполнение заряда батарей при появлении электропитания;



04 - ФУНКЦИЯ

Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле;



05 - ФУНКЦИЯ

Запись 45000 показаний: времени, даты, температуры в энергозависимую память (при частоте регистрации 1 раз в 10 минут объема памяти хватит на 10 месяцев). Автоматическая перезапись старых файлов. Возможность увеличения емкости памяти;



06 - ФУНКЦИЯ

Настраиваемая частота регистрации – от 1 раза в минуту до 1 раза в час;



07 - ФУНКЦИЯ

Формирование каждый день нового файла формата .txt, с датой в названии файла;



08 - ФУНКЦИЯ

При формировании файла все параметры работы контроллера (уставка, дифференциал) записываются в начало файла, при изменении уставки или других параметров – новая запись всех параметров работы.



POZIS

Холодильные приборы медицинского назначения
с блоком управления «БУ-М01»



1 Преимущество
SD карта любого объема



2 Преимущество
Электронный архив



3 Преимущество
Замена бумажного журнала



4 Преимущество
Возможность экспорта данных в MS Excel



Дата	Полное время	Время	Вид	Состояние
Уставка:				
Уставка температуры:	5,0°C			
Коррекция температуры:	0,0°C			
Нижний лимит (d2):	0,0°C			
Верхний лимит (d3):	6,0°C			
Время задержки (d4):	5,0°C			
Время измерения Т-рм (d5):	5 мин.			
Отключение сигнала:	8 мин.			
18/01/2016 00:00	4,9°C		звук	
18/01/2016 00:01	5,2°C		звук	
18/01/2016 00:02	5,6°C		звук	
18/01/2016 00:03	5,0°C		звук	
18/01/2016 00:04	5,0°C		звук	
18/01/2016 00:05	4,9°C		звук	
18/01/2016 00:06	5,0°C		звук	
18/01/2016 00:07	5,0°C		звук	
18/01/2016 00:08	5,5°C		звук	
18/01/2016 00:10	5,9°C		звук	
18/01/2016 00:11	4,7°C		звук	
18/01/2016 00:12	4,8°C		звук	
18/01/2016 00:13	4,8°C		звук	
18/01/2016 00:14	5,1°C		звук	

